


操作手册

MTS-2

微孔板恒温振荡仪

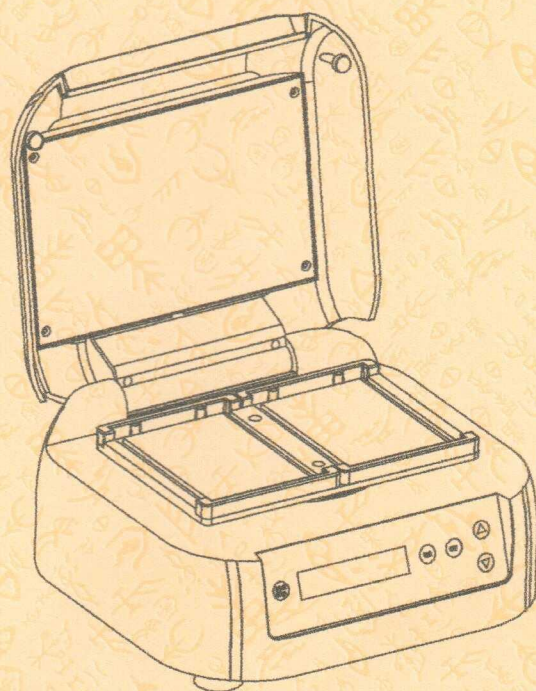

 祥中科技

前 言

感谢购置微孔板恒温振荡仪。本用户手册包含仪器功能和操作过程等，为了确保正确使用仪器，在操作仪器前请仔细阅读手册。请妥善保管手册，以便碰到问题时快速阅读。

开箱检查

用户第一次打开仪器包装箱时，请对照装箱单检查仪器和配件，若发现仪器或配件错误、配件不齐或是不正常，请与销售商或生产商联系。

单位名称：南京祥中生物科技有限公司

单位地址：南京市双龙街 1 号双龙科技园 2 栋 6 楼

电话：025-85869778

传真：025-85865778

邮编：210022

网址：www.xiangzhong-biotech.com

文件版本：2013 年 9 月 第 1 版

重要说明

1 重要的安全操作信息

用户在安全操作仪器之前需要对仪器是如何工作的有一个完整的了解。用户在运行仪器之前，请仔细阅读这本手册。



禁止任何人在阅读手册之前操作仪器。如果不按照说明书上的提示进行操作，仪器在运行时产生的热量可能造成严重的灼伤，并且可能发生电击事故。请仔细阅读以下安全提示和指导，并实施其中所有的防范措施。

2 安全

在操作、维护和修理本仪器的所有过程，须遵守下面的基本安全防范措施。如果不遵守这些措施或本手册其它地方指出的警告，可能影响到仪器提供的保护及仪器的预期使用范围。



本仪器是符合 GB9706.1 标准的 I 类 B 型普通设备。本仪器是室内使用的产品。



在操作本仪器前请认真阅读本操作手册,否则可能会造成人身伤害。只有在如何安装使用电器设备方面受过培训的合格的检验人员才能操作此仪器。



操作人员不要试图打开或维修仪器，这样做会使您失去保修资格,也可能会受到电击。如需修理，由本公司负责维修。



在连接电源之前，要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。

如果电源线破损，必须更换。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不要压任何东西。不要将电源线置于人员走动的地方。

电源线插拔时一定要手持插头。插头插入时应确保插头完全插入插座，拔出插头时不要硬拉电源线。



本仪器应放在湿度低、灰尘少并远离水源和避免阳光及强光源直射的地方，室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干扰、远离暖气、炉子以及其它一切热源。不要将仪器安放在潮湿或灰尘较多的地方。

本仪器上的开口为了通风而设，为了避免温度过热，一定不要阻塞或覆盖这些通风孔。多台仪器同时使用时，每台仪器之间的距离应不小于 100cm。



停止工作时应关闭电源，长时间不使用本仪器时，应拔下电源插头，并用软布或塑料纸覆盖仪器以防止灰尘进入。



在下列情况下，应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉，并与供应商联系或请经过培训的维修人员进行处理：

- 有液体洒落进仪器内部；
- 仪器经雨淋或水浇；
- 仪器工作不正常，特别是有任何不正常的声音或气味出现；
- 仪器掉落或外壳受损；
- 仪器功能有明显变化。

3 仪器维护

本仪器应定期用干净软布沾少量无水酒精清洗加热板。

本仪器表面如有污迹，可用软布沾清洁膏清洗。

4 售后服务

a) 保修内容

本仪器自交货之日起 1 个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障，本公司将负责保换。

本仪器自交货之日起 12 个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供保修。在保修期内，本公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择地进行修理或更换。

保修的产品必须由用户送至本公司确定的维修部门。对于仪器从用户送往维修部门的运费由用户自行支付。本公司承担将仪器返回用户的运费。

对于保修期外的修理，本公司将适当收取维修的成本费用。

b) 保修范围

上述保修不适合于因用户使用维护不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或改装而引起的损坏。

目 录

第一章 简介	1
第二章 特性	2
1. 正常工作条件	2
2. 基本参数和性能	2
第三章 基本操作说明	3
1. 结构示意	3
2. 操作面板及显示屏示意图	4
3. 操作按键说明	5
4. 电源连接	5
第四章 操作指南	6
1. 温度、速度和时间设置	6
2. 运行、暂停及停止功能	7
3. 点动运行功能	7
4. 微孔板的安装固定	8
第五章 故障分析与处理	9
附录: MTS-2 接线图	10

第一章 简介

微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合 PID 控制方式而形成的微孔板孵育器。它具有体积小、重量轻、噪音低、无污染；温度、振荡、时间 LCD 显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96 孔/384 孔板）、细胞培养板（24 孔板、48 孔板、96 孔板等）等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育。在酶标反应中，手工振荡混匀溶液容易使液体振荡到孔外。而使用本微孔板振荡器，由于振幅很小仅为 2 毫米或者 3 毫米，不会把液体振荡到孔外，混匀效果也更好；在细胞培养时可以充分地均匀悬起细胞，可以在振荡的同时进行细胞的培养。

本产品具有以下特点：

- 人机友好的触摸式操作界面，LCD 液晶显示屏；
- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行；
- 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；
- 设有定时功能，0~100 小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点发出声音报警讯号；
- 可以在振荡的同时进行细胞的培养；
- 短振荡点动功能；
- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。

第 二 章 特 性

1. 正常工作条件

使用环境温度：5℃ ~ 30℃

相对湿度：≤70%

使用电源：24VDC 5.0A


2. 基本参数和性能

参数 \ 型号	MTS-2
振荡频率	100~1200rpm
振荡幅度与方式	2mm 水平回转
控温范围	室温+5 ℃ ~70 ℃
时间设置	1min ~ 99h59min
控温精度	≤ ± 0.5 ℃
显示精度	0.1 ℃
模块温度均匀性	≤ ± 0.5 ℃
加热时间	≤25 分钟 （室温升温到 70℃）
样本容量	2 块微孔板或培养板
加 热	加热膜
输入功率	150W
外形尺寸(mm)	280×270×140
重 量 (kg)	7.0


第三章 基本操作说明

本章主要介绍本仪器的结构，薄膜开关和各个按键的功能，以及在开机前的准备工作。首次使用本仪器时，在开机前应首先熟悉本章内容。


1. 结构示意

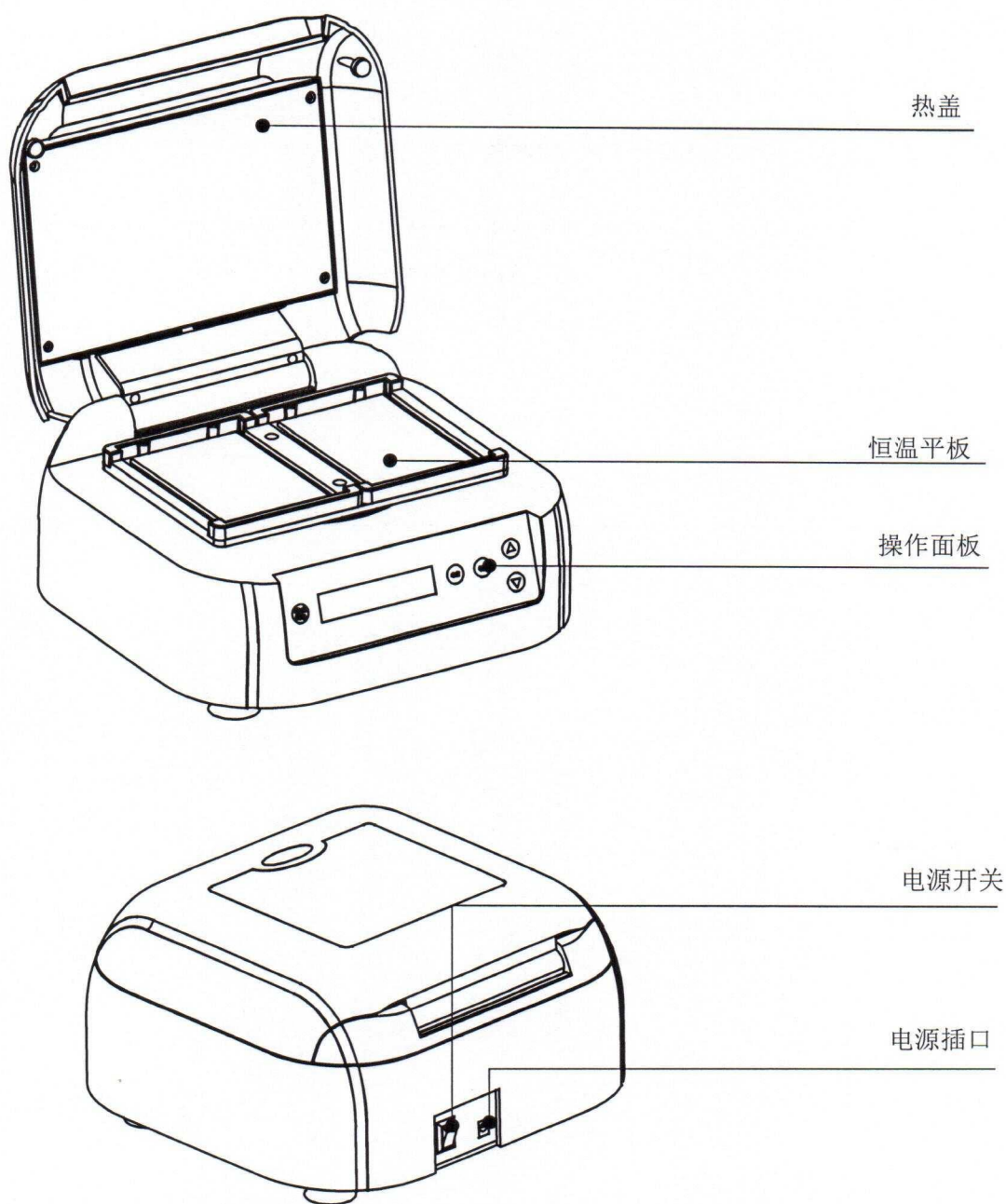

2. 操作面板及显示屏示意图

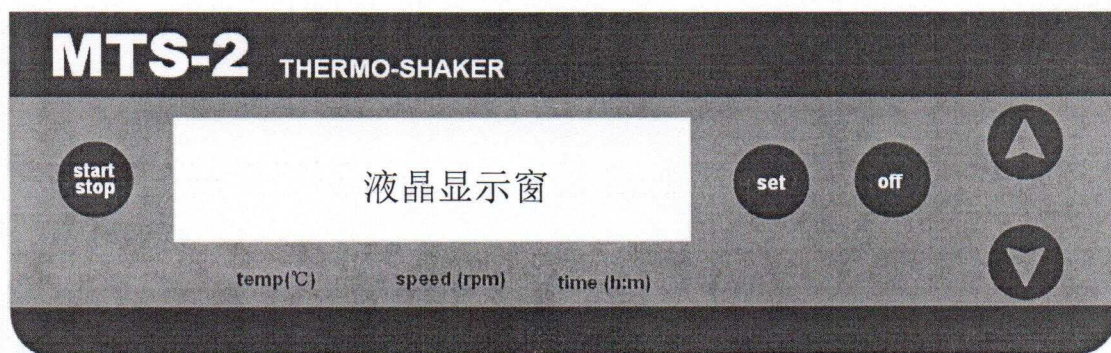

显示屏:

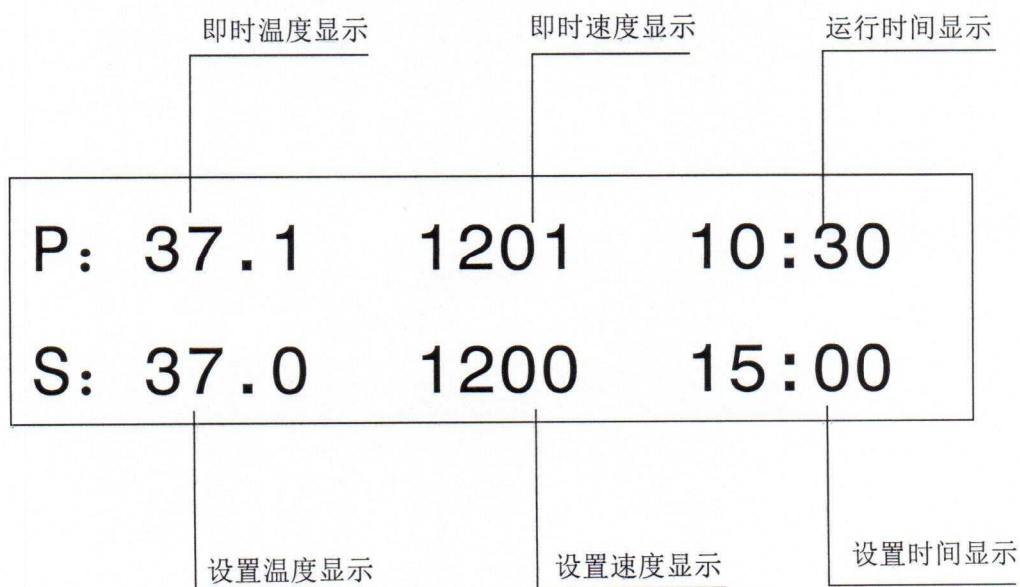

3. 操作按键说明



关闭或开启温度、速度或时间参数功能。使该项功能有效或无效。



设置键。与上升键或下降键配合使用，可设置所需的运行温度、速度和时间。



运行/停止键，程序没启动时，短按该键运行程序；程序运行时长按该键停止运行程序。




温度、速度和时间参数修改下降键。可进行温度、速度和时间设置。



温度、速度和时间参数修改上升键。可进行温度、速度和时间设置。

4. 电源连接

将仪器放置在稳固，水平的工作台上，按图示将外挂电源的圆柱形插口插入仪器后背的电源插座，将外挂电源的另一端与电网连接，电网电压要求在 100-240V~ 范围内。

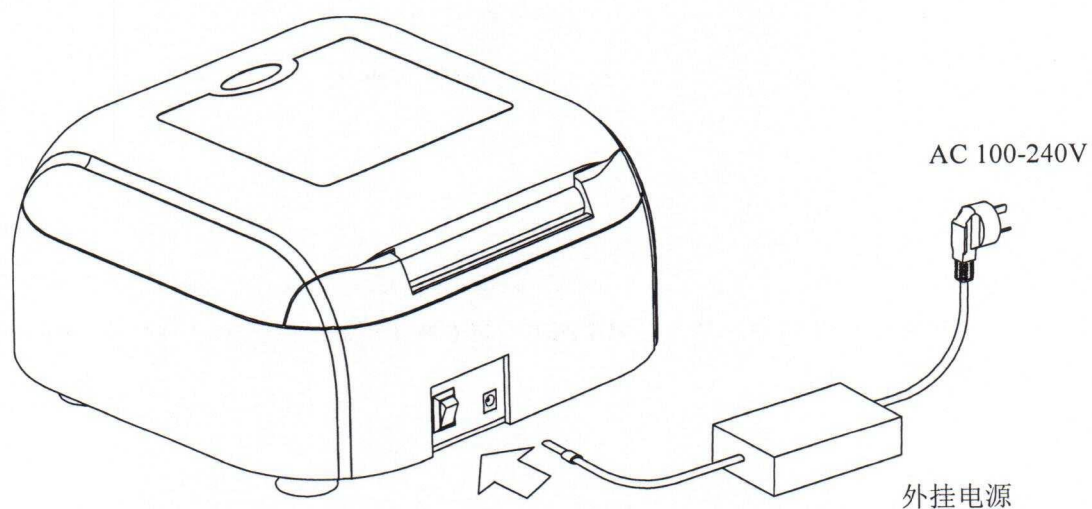

第 四 章 操作指南

1. 温度、速度和时间设置

a) 打开电源开关，显示屏将出现如图画面，仪器进入初始化，并伴随“嘀”的声音；

b) 约 6 秒钟后，P 行中显示的 25.5 为即时模块温度，即时混匀速度显示为 0，即时运行时间显示为 00:00，S 行中显示的数值 37.0 为上次温度设置值，1200 为上次混匀速度值，10:00 为上次时间设置值。

注：开机后仪器就开始升温，升温至上次温度设置值。

c) 按 **set** 键立即放开，此时设置温度（S）后的字符出现“_”光标，此时按 **set** 键可以左右移动光标，按 **△** 或 **▽** 键更改光标位的数字至所需数值；4 秒种后自动默认设置值。此时，温度自动升温至最新设定值。

（例：右图表示：设置温度为 60 度，设置速度为 1000，设置时间为 20:00。）


d) 如要关闭温度功能项，此时按 **set** 键将光标移至温度下，按 **off** 键，温度项就显示“OFF”同样可关闭速度功能项和时间功能项。

注意：1) 运行停止时，按设置键才有效

2) 时间设置为“OFF”表示时间为无穷大

3) 温度、速度和时间三个不能同时都设置为“OFF”。

e) 设置完成后，约 4 秒后，此时光标消失，系统默认设定值。同时也可立即按“start”键运行混匀和定时。

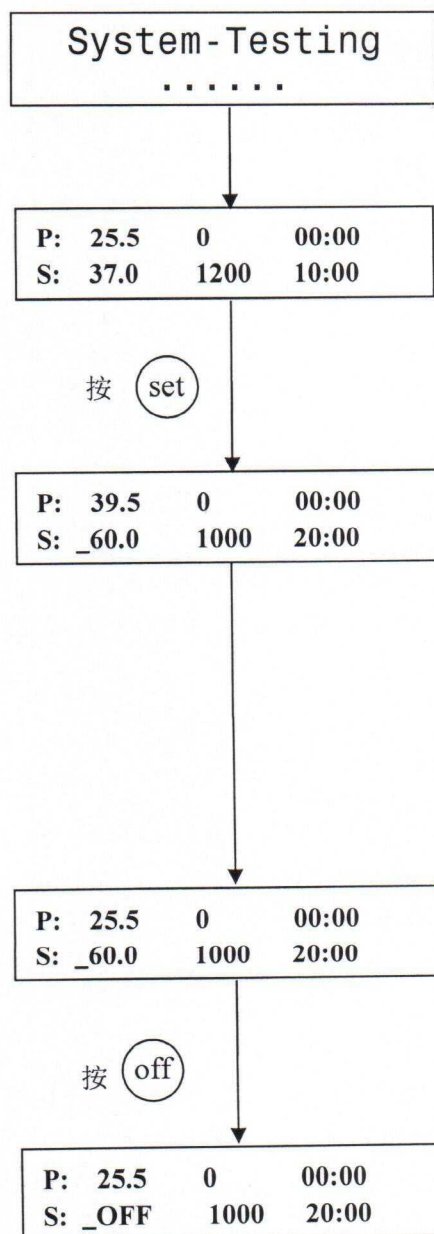


2. 运行、暂停及停止功能

- a) 按  键立即放开，程序按当前设定值运行，混匀开始，同时时间开始倒计时。

注意：1) 运行开始后，P 行中温度显示为模块即时温度，速度显示为即时混匀速度，时间开始倒计时，此时符号“:”按 2s 周期不断闪烁。

- b) 运行过程中，短按  键，程序暂停运行，温度保持设定值，转动停止，时间暂停，再按  键立即放开，程序接着运行。


- c) 运行过程中，长按  键，程序运行停止，温度保持设定值，速度显示为 0，时间显示为 00:00，再按  键立即放开，程序重新运行。

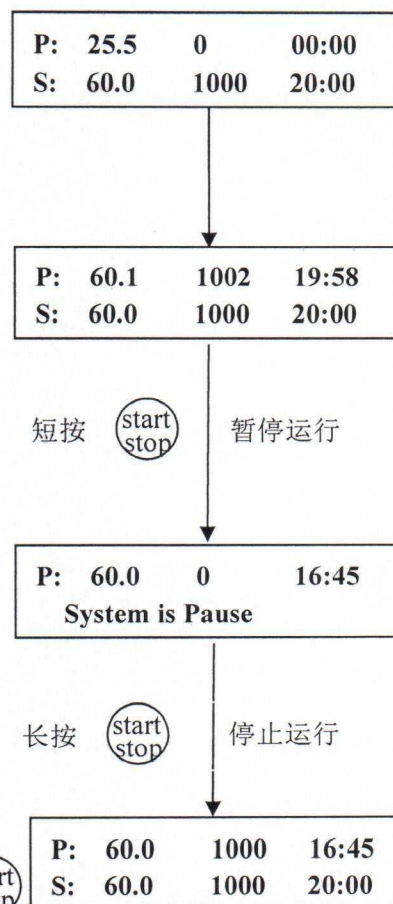

3. 点动运行功能

- a) 按  键立即放开，此时设置温度 (S) 后的字符出现 “_” 光标，此时按  键可以左右移动光标，将光标移动到时间处，按  或  键将时间改为 00:00。


- b) 按  键，仪器自动按设定的混匀速度混匀 6 秒后，即停止。

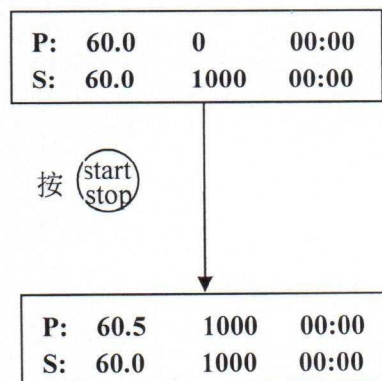


- 注意：1) 实现点动功能时，若无需温度，请将温度功能项设置为“OFF”。
- 2) 设置的混匀速度即为点动时的最高速度。如需不同速度，请按需设置速度值。

4. 微孔板的安装固定


- a) 打开盖子，将微孔板一端角度稍向下，靠近弹片，按箭头方向压紧弹片。

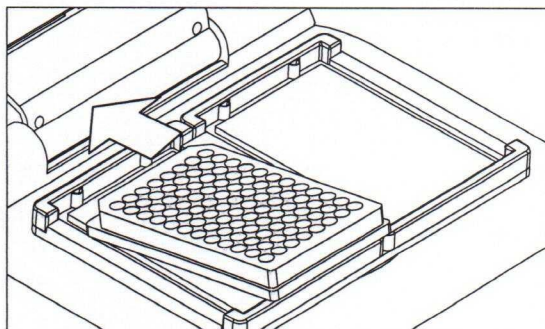


- b) 按箭头方向按下微孔板的另一端。

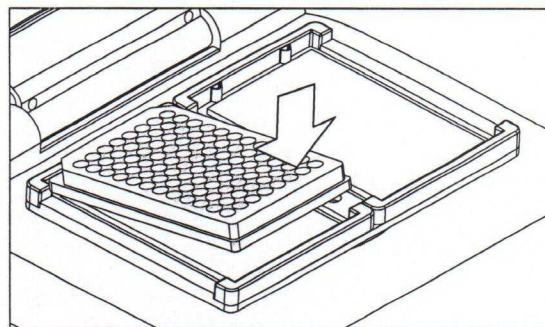

- c) 微孔板放入后，稍用力向下压微孔板，使微孔板底面与恒温平板平面接触。

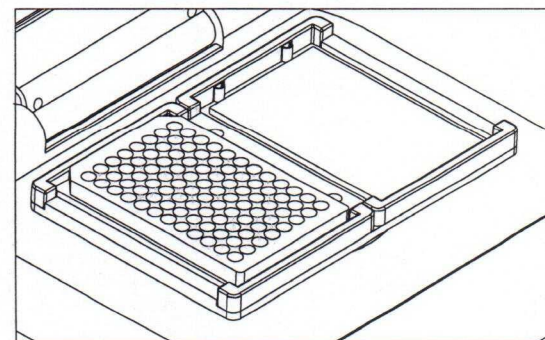

- d) 按以上方法固定另一块微孔板。

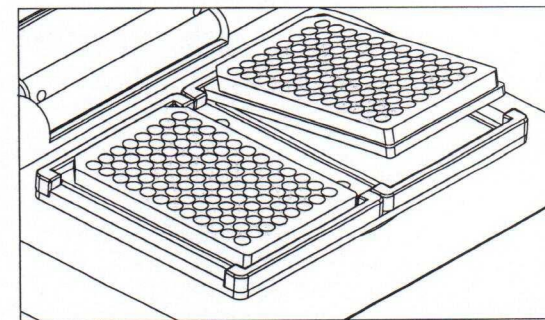

第 五 章 故障分析与处理

故障分析与处理方法

序号	故障现象	原因分析	处理方法
1	打开电源开关后显示屏不亮	电源未接通	检查电源并接通
		外挂电源损坏	更换外挂电源 (24VDC 5A)
		开关损坏	调换开关
		其它	与供应商或厂家联络
2	温度显示与实际温度严重不符	传感器损坏	与供应商或厂家联络
3	温度显示窗出现“OPE.1”，并有“嘟。。。 ”的报警声	热盖传感器开路	与供应商或厂家联络
4	温度显示窗出现“OPE.2”，并有“嘟。。。 ”的报警声	加热平板传感器开路	与供应商或厂家联络
5	温度显示窗出现“SHO.1”，并有“嘟。。。 ”的报警声	热盖传感器短路	与供应商或厂家联络
6	温度显示窗出现“SHO.2”，并有“嘟。。。 ”的报警声	加热平板传感器短路	与供应商或厂家联络
7	温度显示窗出现“HHH.1”，并有“嘟。。。 ”的报警声	热盖温度失控，超出控制温度	与供应商或厂家联络
8	温度显示窗出现“HHH.2”，并有“嘟。。。 ”的报警声	加热平板温度失控，超出控制温度	与供应商或厂家联络
9	速度显示窗出现“ERR1”，并有“嘟。。。 ”的报警声	电机堵转	与供应商或厂家联络
10	速度显示窗出现“ERR2”，并有“嘟。。。 ”的报警声	电机在转动，但显示速度为“0”	与供应商或厂家联络
11	速度显示窗出现“ERR3”，并有“嘟。。。 ”的报警声	转速超过最大转速	与供应商或厂家联络
12	模块不加热	温度传感器损坏或加热器损坏	与供应商或厂家联络
13	按键不起作用	薄膜开关损坏	与供应商或厂家联络

附录：MTS-2 接线图

(此图仅供参考，如有变更，恕不另行通知)

